

MicroDome GP 使用说明书



使用前请仔细阅读

目录

1. 产品描述
2. 储存条件
3. 使用指导
4. 废弃相关事项
5. 质量保证
6. 用户须知
7. 其他信息

1. 产品描述

MicroDome GP 是一种可复溶的含有定量菌种的微小半球，可溶解在提供的复溶液中。每颗 MicroDome GP 含有 100-999CFU 特定菌株，溶解在 1.1mL 复溶液后，每 0.1mL 中含有 10-99 CFU 的纯活性菌种，产品适用于微生物培养基的促生长试验和实验方法适用性试验以及阳性对照试验等。所有 MicroDome GP 的工作菌株都在 5 代之内并且严格遵循 ISO Guide 34 原则生产。

2. 储存条件

MicroDome GP 保存在 $\leq 18^{\circ}\text{C}$ ，复溶液保存在 $2-8^{\circ}\text{C}$ 。生产日期，失效日期见产品标签。

3. 使用指导

- 3.1 取 1 瓶复溶液（1.1mL）和 1 瓶 MicroDome GP；
- 3.2 在复溶液瓶上贴上相对应的备用标签；
- 3.3 撕开 MicroDome GP 瓶的铝塑组合盖；
- 3.4 在无菌操作下打开 MicroDome GP 瓶的冻干塞；
- 3.5 打开复溶液瓶的螺旋盖并把 MicroDome GP 倒入复溶液中；
- 3.6 重新盖紧螺旋盖并旋涡震荡至少 10 秒确保微小半球完全溶解，即得到所需菌悬液；

3.7 每取 0.1mL 的菌悬液即含有 10^{-9} CFU^{*}，每 1.1mL 菌悬液有 10 次检测量；

3.8 复溶后，菌悬液可以在 2-8℃ 中保存 24 小时。

^{*} 在非选择性培养基中测定

4. 废弃相关事项

本产品含有活性微生物（WHO Risk Group 1 or Risk Group 2），废弃前必须通过高压蒸汽灭菌或者按医用废弃物处理。

5. 质量保证

5.1 所有 MicroDome GP 提供的菌株均可溯源至国内或国际认可的菌种保藏中心的标准菌株；

5.2 已经在非选择性培养基中测定并证实，按本说明配制的 1.1mL 菌悬液中每 0.1 mL 中含有 10^{-9} CFU 的菌种；

5.3 所提供的菌种传代次数均在 5 代以内（从菌种保藏中心获得的菌种为第 0 代）；

5.4 每批次 MicroDome GP 菌株都经过菌种鉴定及生物特性确认。

6. 用户须知

对于使用此产品的用户需同意遵行《最终用户协议》，承诺不使菌种扩散，并在使用后安全废弃。

7. 其他信息

本产品由温州微穹检验技术服务有限公司生产。

了解详细信息请登录

www.microdome.cn

中国

温州微穹检验技术服务有限公司

MicroDome Lab

浙江省温州市滨海经济技术开发区一道十五路 601 号

P.C.: 325025

Email: info@microdome.cn

Tel: 0577-86998083

Fax: 0577-86990922

